


Scannen ist nur möglich, wenn der Mover sauber die Park-Position findet.


Die äußere, weiße „ready“ LED (ganz rechts) ist aktiv, wenn die Park-Position erfolgreich gefunden wurde.

Im Fall dass die LED nicht aufleuchtet oder eine Fehlermeldung in der Software erscheint, dass der Mover nicht korrekt positioniert ist um zu scannen, die folgenden Schritte beachten:

1. Achten Sie darauf, dass die Stage/Hauptplatte des Scanners eingeschaltet ist und der weiße Knopf leuchtet

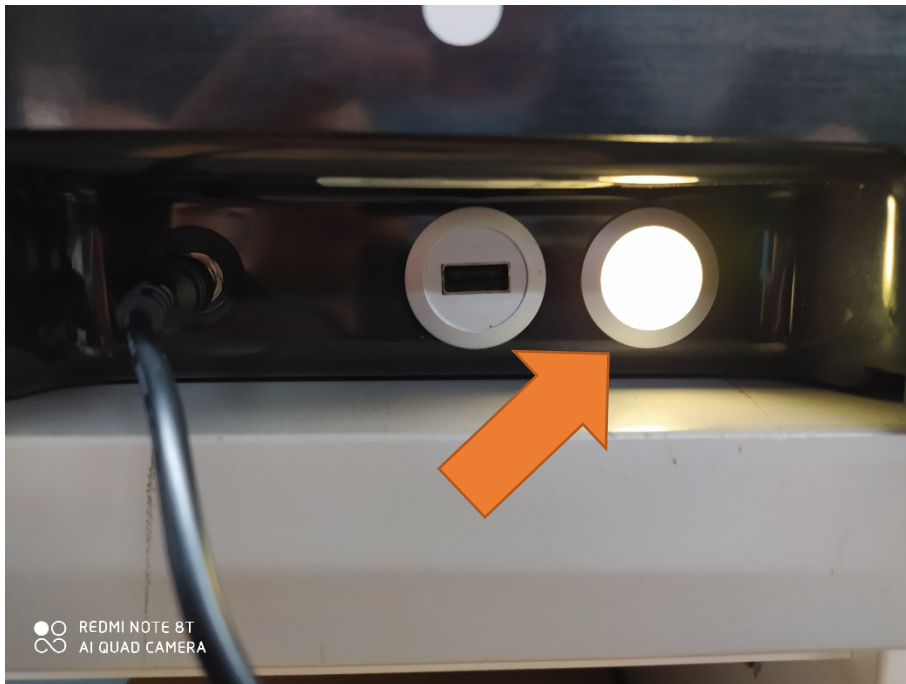

2. Überprüfen Sie die 2 kleinen Sensor-Offnungen (kleine Löcher) an der Park-Position. Diese dürfen nicht verschmutzt sein (z.B. durch Staub)

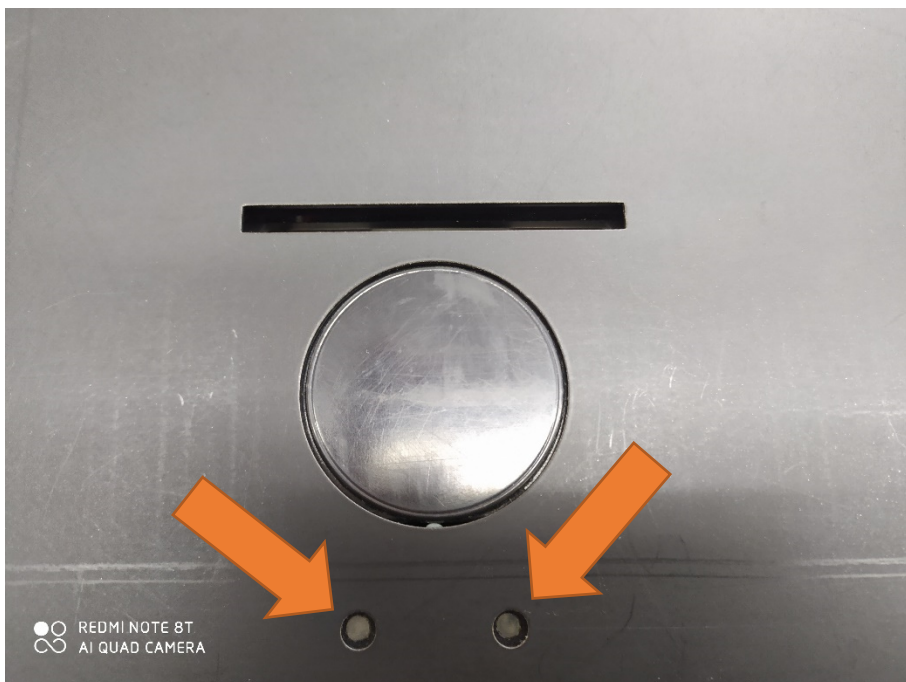

3. Stellen Sie den Mover auf die Park-Position. Durch den Magnet im Inneren, sollte sich der Mover wieder auf der richtigen Stelle befinden.
Positionieren Sie den Mover per Hand an der Park-Position, indem Sie ihn leicht zur Seite bewegen, bis die „Ready“ LED aufleuchtet.

<https://box.corpus-e.com/display/faq/Initializing+the+Scanner-Stage>

4. Stellen Sie sicher, dass der Scanner auf einem flachen Untergrund steht. Keine Unebenheiten!
5. Die Oberfläche der Platte nicht verbogen ist
6. Die Oberseite der Platte fest verschraubt ist
7. Kein Druck von außen auf den Scanner (z.B. Platte steht direkt neben einer Wand/Möbelstück etc.)

Wenn die Park-Position weiterhin nicht zuverlässig gefunden werden kann, könnte es sich um ein internes Hardware Problem handeln. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte den Support Ihres Lieferanten des Stage um weitere Schritte zu besprechen.